


血液探针（CMA20/CMA21）的使用手册

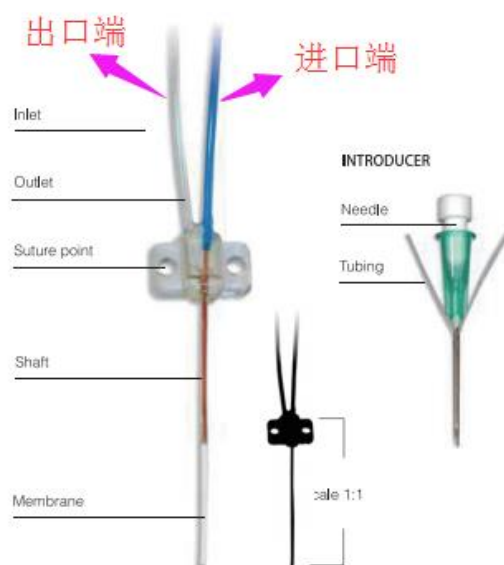

1、血液探针使用前的处理：

- 1) 取出一个新的探针，用去离子水浸泡 1h，然后用超纯水灌流 20-30min。
- 2) 把探针浸泡在灌流液（复方氯化钠溶液）中，同时用复方氯化钠灌流 20min。
- 3) 使用之前泡在 1%肝素钠生理盐水中，同时用 1%的肝素钠生理盐水灌流 10min，使整个管路充满肝素钠生理盐水。插管时使用。

2、血液探针的冲洗：

- 1) 泡在 1%的肝素钠生理盐水溶液中，并用 1%的肝素钠生理盐水溶液冲洗 1h，流速 $2.5\mu\text{l}/\text{min}$ ；
- 2) 之后放置液和灌流液都换成超纯水进行冲洗，流速 $2.5\mu\text{l}/\text{min}$ ，过夜。
- 3、探针使用后可浸泡在纯化水中保存，或晾干保存。

备注：血管探针的灌流方向：蓝管进，白管出。

❖ 注意事项：

探针在灌流过程中，请勿使用 Flush 按键进行快推，以防损坏探针膜。

北京铭泰佳信科技有限公司