

CMA 470 使用说明

1. 开机：接通电源，打开电源开关，面板窗口亮起，表示机器运作中；
2. 设置：通过旋转功能旋转钮进入仪器菜单，“▶”所在位置表示该项功能，旋转按钮可增加或减少数值，设置完毕后，再次按下按钮为确定更动。
 - a) 设置使用模式（Single、Dual、Quadruple）；
 - b) 设置每管收集时间：根据具体实验方案，设定收集时间，分别设定小时、分钟、秒；
 - c) 设置温度：可根据实验方案。设置温度后，旋转功能选择钮做 ON/OFF 切换，“ON”即表示温控功能开启（如需低温状态下收集，请在使用前 30min 启动此功能）；
3. 运行：将已编号的收集管放入托盘（建议将要收集的第一管放在 Casette 的最左侧，利用 Casette 钮来将收集管移到探针的下方再开始即可），设定好后按下 start 启动机器开始收集；收集完毕的样本取出，按照相应实验条件保存，待测；
4. 维护与保养：收集完毕后，按 stop 钮，将 Cooling 关掉，并打开盖子让水气散去。

CMA470 的功能:

可同时收集 1-4 个收集液;

最低冷却温度: +6℃, 内建电子式冷却功能, 不需外加任何冷却装置;

最低收集体积: 1uL;

收集样品数: 64 个 (300ul 瓶) 或 40 个 (2mL 瓶)。

北京铭泰佳信科技有限公司